

GUÍA DE INICIO RÁPIDO 2020t/i BLE

- » Lea el manual antes de usar el fotómetro.
- » Para obtener unos resultados lo más precisos posibles, siga los procedimientos de calibración y blanco antes de realizar el análisis.
- » Para cambiar la configuración, consulte la sección configuración del manual.
- » Realice una calibración de la turbidez cada día.
- » Use tubos de turbidez limpios [0260].
- » No vierta los estándares de los tubos nuevamente en la botella.
- » Vuelva a insertar el enchufe del puerto USB después de la carga. Si no inserta el enchufe del puerto USB cuando el medidor no está conectado a una computadora por USB o se está cargando activamente por USB, podría dañar los componentes internos.

Utilice únicamente tubos con código 0260.



Valores de fábrica

Curva de calibración de la turbidez	Nefelométrico
Unidades de turbidez	Por defecto
Medición de turbidez	Turbidez - Sin blanco [NB]
Promediando	Desactivada
Registrando	Habilitado
Ahorro energía	5 minutos
Tiempo iluminación	10 segundos
Encendido Bluetooth	Discapacitado
Tiempo de espera de Bluetooth	15 minutos
Idioma	Inglés
Menú Looping	Habilitado

Calibración

Realice una calibración en el rango más pequeño posible. Utilice un estándar que abarque el rango de la muestra. Para el modo nefelométrico y el ratiométrico, calibre al valor que se indica en el frasco. Para el modo de atenuación utilice estándares de formacina. Consulte el manual para el procedimiento de calibración automática. Calibre el fotómetro diariamente.

1.	Pulse  para encender el fotómetro.
2.	Seleccione Menú de medidas .
3.	Seleccione Turbidez-con blanco .
4.	Enjuague un tubo [0260]. Llene con una muestra de BLANCO. Seque el tubo.
5.	Escanear blanco .
6.	Enjuague el tubo. Llene con una muestra ESTÁNDAR. Seque el tubo.
7.	Escanear muestra .
8.	Pulse  y seleccione Calibrar .
9.	Pulse   para ajustar la pantalla de forma que coincida con el valor estándar del frasco.
10.	Pulse  para guardar la calibración..
11.	Proceda con el análisis .

Análisis de alto rango - Por encima de 10 NTU - Sin blanco

1.	Pulse  para encender el fotómetro.
2.	Seleccione Menú de medidas .
3.	Seleccione Turbidez-sin blanco .
4.	Enjuague un tubo [0260]. Llene con una MUESTRA. Seque el tubo.
5.	Escanear muestra.
6.	Pulse  para apagar el fotómetro.

Análisis - Con blanco

1.	Pulse  para encender el fotómetro.
2.	Seleccione Medir.
3.	Seleccione turbidez - con blanco.
4.	Enjuague un tubo [0260]. Llene con BLANCO. Seque el tubo.
5.	Escanear blanco.
6.	Enjuague el tubo. Llene con una MUESTRA. Seque el tubo.
7.	Escanear muestra.
8.	Pulse  para apagar el fotómetro.

NOTA: Utilice el adaptador de pared de CA para cargar rápidamente el medidor. Vuelva a insertar el enchufe del puerto después de la carga.

ADVERTENCIA: utilice únicamente el cable USB [1720-01] que se proporciona con el kit. No haga sustituciones.



802 Washington Ave | Chestertown | Maryland | 21620 · USA
800-344-3100 | +1 410-778-3100 [Outside U.S.A.] | Fax: 410-778-6394 | www.lamotte.com